


מעבדות – פיפטות ("טיפיות")

- שימוש לא נכון בפיפטות (pipette, "טיפיות") עלול לגרום לפגיעות מחומרים מסוכנים או מזהמים, אשר עלולים להינתז.
- בעבודה עם פיפטות - מלאו אחר נוהלי העבודה הנכונים.
- **סלקו** את הנוזל הנמצא קרוב לפני השטח של החומר הנוזלי או אפשרו לו לנוזל לצידי המיכל, מבפנים.
- פיפטות שבאו במגע עם חומרים מזהמים - יש לחטא מיד לאחר השימוש.
- לחיטוי - השכיבו את הפיפטות בתוך כלי.

עשו:

עזרים לפיפטות

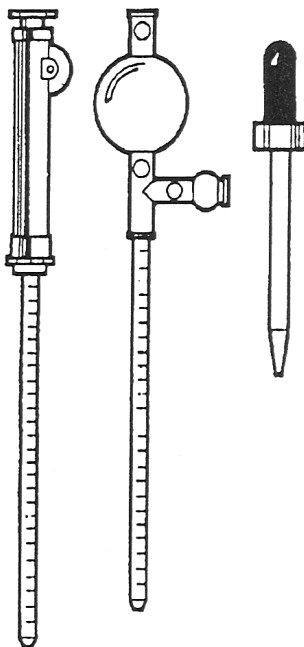

- ליניקה - השתמשו בעזרים המיועדים לפיפטות, או במשאבה ידנית ("אגס") מגומי.
- השתמשו בפיפטות כשהן ניצבות, כדי למנוע הזדהמות של התקני העזר.
- הסירו מיד עזרים שהזדהמו במגע עם חומרים מסוכנים, כשאתם נוקטים באמצעי זהירות.
- השתמשו, בכל מקרה שניתן, בפיפטות המיועדות להעברה ולא בפיפטות להכלה, מכיוון שמהראשונות אין צורך לנקז את הנוזל עד הטיפה האחרונה.
- כדי למנוע התזה בעת מדידת נוזלים רעילים או מידבקים - כסו את פתחי הפיפטות בצמר גפן.
- טיפול בחומרים רעילים או מזהמים (מידבקים) באמצעות פיפטות צריך להיות בתנאי איורור נאותים בתוך תאי מינדף או מתחת לכיפות.
- מינעו טפטוף של חומרים רעילים/מזהמים מקצה הפיפטה.
- הניחו מגבת ספוגה בחומר חיטוי על מישטח העבודה, לקליטת טיפות של נוזל מזהם. חטאו את המגבת לאחר השימוש.

אל תעשו:

- אל תשתמשו בפיפטות סדוקות/שבורות.
- בשום אופן אל תבצעו יניקה באמצעות הפה.
- אל תסלקו חומר רעיל, או מזהם בנשיפה לתוך פיפטה.
- אל תנסו לערבב נוזלים ע"י נשיפת אוויר דרך פיפטה.
- אל תערבבו חומרים רעילים/מזהמים על ידי שאיפה ונשיפה לסירוגין לתוך פיפטה.